

TAE 速溶颗粒

简介:

TAE 为白色至类白色速溶颗粒,每袋 TAE 速溶颗粒可配制 1 L 1× TAE 缓冲液,操作简便,使用方便。TAE 缓冲液的主要成分是 Tris- 乙酸盐与 EDTA-2Na, 1×TAE 缓冲液中含有的 Tris- 乙酸盐的浓度为 40 mM, EDTA-2Na 的浓度为 1 mM。

TAE 是生物学中广泛使用的核酸电泳缓冲液,主要用于 DNA 的琼脂糖凝胶电泳。使用 TAE 作为电泳缓冲液,电泳时双链线状 DNA 的迁移率较快。当片段大于 13 kb 时,一般推荐使用 TAE 进行电泳分离。TAE 适合用于 DNA 片段的回收,由于 TAE 的缓冲容量小,因此不推荐用于长时间电泳(如过夜)。

组成:

产品名称	BIG008-1L	BIG008-1L×10	BIG008-1L×20	BIG008-1L×30	Storage
TAE 速溶颗粒	1L	1L×10	1L×20	1L×30	RT
说明书			一份		

有效期:

3年

使用方法(仅供参考):

配制1L的1× TAE 缓冲液

- 1. 量取约800 ml的蒸馏水加入烧杯,并放置一个磁性的搅拌子于烧杯中;
- 2. 将烧杯置于搅拌器上搅拌, 慢慢加入 1 袋 TAE 速溶颗粒的全部内容物, 搅拌溶液直到完全溶解;
- 3. 向已混合均匀的溶液中加入蒸馏水, 定容至 1L, 即为 1×。

