

## 任氏液

### 简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)是从 Ringer 生理盐水发展起来的，主要由无机盐和葡萄糖组成。BSS 中的无机离子是细胞生命的必要成分，在维持渗透压、缓冲作用和调节溶液 pH 方面也起着重要作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需求。

伊势久生物 Ringer's 液也属于平衡盐溶液的一种，主要由 0.65%氯化钠、磷酸盐、氯化钙等组成，不含 HEPES。可以用于两栖类动物离体实验，肌体灌流、清洗组织，并维持离体组织的正常生理功能。

### 组成：

产品名称	CO008-500ml	Storage
任氏液	500ml	4°C
说明书	一份	

### 保存条件：

4°C保存，半年有效。

### 操作步骤（仅供参考）：

1、 根据实验具体要求操作、保存或清洗离体组织。

### 注意事项：

- 1、 由于 Ringer's 液含钙离子，容易产生沉淀。如果产生少许沉淀，可以加热溶解或过滤 后使用，产生大量沉淀应弃用。
- 2、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

