

乳酚油

产品简介：

乳酸酚棉蓝染色液可以用来证明细胞不变形，具有杀菌，且不易干燥，能保持较长时间，是霉菌菌丝、孢子的形态常分类。伊势久乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似，但不含棉蓝染料，主要组成有苯酚、乳酸、甘油等，适用于植物组织的整体封藏，例如藻、花粉粒、表皮撕片等其他小材料的封藏。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

包装清单：

产品名称	SM019-100ml
乳酚油	100ml
说明书	一份

保存条件：

室温避光保存，一年有效。

自备材料：

- 1、盖玻片、载玻片
- 2、显微镜

操作步骤（仅供参考）：

(一)植物材料

- 1、取需要封固的植物材料，如藻、花粉粒、表皮撕片等。
- 2、滴加乳酚油于植物材料上，使材料尽量接触封片液，同时尽量避免气泡。

(二)其它样品：参考组织切片进行操作。

注意事项：

- 1、在封固之前应先在背面做好圆圈标记，方便在后续试验中判断位置。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

